

# 냉각기-선택 매트릭스

용매 기반 Hei-VAP

농축 엔탈피 (50°C)	예시(유기용매)	공정 유형	플라스크 부피	냉각 용량
---------------	----------	-------	---------	-------

< 500 J/g	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 시클로헥산</li> <li>■ 다이클로로메탄</li> <li>■ 에테르</li> <li>■ 톨루엔</li> <li>■ 옥테인</li> <li>■ 헵탄</li> <li>■ 헥산</li> </ul>	■ 소량	■ 소량	 <b>Hei-CHILL 250</b> 냉각 용량 250W 높은 상온에 부적합 (예: 아시아, 인도)	
< 500 J/g	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 시클로헥산</li> <li>■ 다이클로로메탄</li> <li>■ 에테르</li> <li>■ 톨루엔</li> <li>■ 옥테인</li> <li>■ 헵탄</li> <li>■ 헥산</li> </ul>	■ 일반	■ 1~2리터		 <b>Hei-CHILL 350</b> 냉각 용량 350W
> 500 J/g	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 아세톤</li> <li>■ 아세토나이트릴</li> <li>■ 메탄올</li> <li>■ 에탄올</li> <li>■ 물 및 물 혼합물(배치)</li> </ul>	■ 일반 (물 및 물 혼합물)	■ 최대 3리터		 <b>Hei-CHILL 600</b> 냉각 용량 600W
> 800 J/g	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 메탄올</li> <li>■ 에탄올</li> <li>■ 물 및 물 혼합물</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스마트한 자동화 장비</li> <li>■ 24/7(24시간/7일) 연속 무인</li> </ul>	■ 최대 5리터		 <b>Hei-CHILL 1200</b> 냉각 용량 1,200W

## Hei-VOLUME Distimatic

스마트 자동화 시스템으로 무제한 농축용량 처리 가능



### 일반 정보

- 유리 냉각기를 보호하기 위해, 순환 냉각기의 최대 펌프 압력은 **2bar를 넘어서는 안 됩니다** (최대 압력 포함)
- ▶ 최적의 증류율을 위해 3/4 법칙을 지켜야 합니다
- 냉각 코일의 3/4 높이로 증기가 응축되고,
- 방울을 형성해 농축물로 배출되는 동시에 냉각 코일 상단 1/4는 남겨져 있어야 합니다. 만약 이 법칙을 무시할 경우, 증기가 진공 펌프에 의해 넘어가서 펌프 성능이 악화할 수 있습니다.
- 유리 냉각기의 가장 차가운 부분은 언제나 상단부여야 하며 이를 통해 증기가 위로 솟구치는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 순환 냉각기의 흐름은 냉각 코일 상단 연결부와 연결되어야 합니다.



### 다중 농축기

Hei-CHILL 1200 및 Hei-CHILL 600에만 적용  
 (예: Hei-CHILL 1200은 두 Hei-CHILL 600의 성능 (2\*600W)  
 Hei-CHILL 250 및 Hei-CHILL 350은 다중 농축기용으로 권장하지 않음